



丽春红染色液

产品货号	产品名称	包装
DW1077	丽春红染色液	100ml

产品介绍:

丽春红 (Ponceau S) 也称猩红, 可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜 (nitrocellulose membrane) 和醋酸纤维素膜 (cellulose acetate membrane) 上的蛋白的检测。丽春红带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合, 从而形成红色的条带。

丽春红对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液洗去。因此, 蛋白质 N 端测序时将 SDS-PAGE 胶上的蛋白转移到 PVDF 膜, 用丽春红染色后将目的条带切下用于测序。

保存说明:

室温保存。

使用说明:

- 将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中, 摇动 3-5 分钟或更长时间, 直至出现清晰条带。对结果作适当记录。
- 用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次, 每次 3-5 分钟, 去除丽春红, 进行后续的 Western 检测

注意事项:

- 本产品不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海