



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



天狼星红染色液

产品货号	产品名称	包装
DW2086	天狼星红染色液	100ml

产品介绍:

胶原纤维(Collagen Fiber)是结缔组织中分布最广含量最多的一种纤维,广泛分布于各种脏器,其中皮肤、巩膜、肌腱最丰富。I型胶原纤维主要是骨、皮肤、肌腱纤维;II型胶原纤维主要是软骨胶原;I型胶原纤维主要在胚胎组织、成人血管、胃肠道;IV型胶原纤维主要在基膜中。天狼星红与其衬染液都是强酸性染料,易与胶原分子中的碱性基团结合,吸附牢固。偏振光镜检查,胶原纤维有正的单轴双折射光的属性,与天狼星红复合染色液结合后,可增强双折射,提高分辨率,从而区分两型胶原纤维。

天狼星红染色液主要由天狼星红染色液、Mayer 苏木素染色液组成,主要用于各种组织病变时对胶原纤维异常或纤维增生的研究中,在普通光学显微镜下心脏血管等组织的胶原纤维被染成红色,在偏振光镜下对各种纤维化病变的分型和分级研究有一定的帮助作用。采用免疫组化技术也可显示 I、III 型胶原纤维,但所用抗体昂贵,操作费时,而采用天狼星红染色试剂便宜,操作简单。

储存条件:

4°C, 避光保存, 有效期 1 年。

使用说明 (仅供参考):

- 组织固定于 10%福尔马林固定液, 常规脱水包埋。
- 切片厚 6 μ m, 常规脱蜡至水。
- 天狼星红染色液滴染 1h, 对于较易上色组织可把染色时间控制在 15-20min 内。
- 流水稍微冲洗, 去除切片表面染液。
- Mayer 苏木素染色液染细胞核 8~10min, 流水冲洗 10min。常规脱水透明, 中性树胶封固。

实验结果:

普通光学显微镜		偏振光显微镜	
胶原纤维	红色	I 型胶原纤维	强橙黄色或亮红色
细胞核	蓝色	III型胶原纤维	绿色

注意事项:

- 为使在偏振光镜下显示清晰, 本法的切片厚度以 6~7 μ m 为宜。
- 复染胞核宜用 Mayer 苏木素染色液, 它不影响 I 型和 III 型胶原纤维的数量和双折射强度的显示。如果没有 Mayer 苏木素染色液, 亦可采用其他明矾苏木素, 但染色时应缩短时间, 否则容易染色过深。
- 本法染色稳定, 不易褪色。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海