



## 免疫组化专用封片液 (不含二甲苯)

产品货号	产品名称	包装
DW2185	免疫组化专用封片液 (不含二甲苯)	100ml

### 产品介绍:

免疫组化专用封片液 (不含二甲苯) (以下简称: 本试剂)可用于取代传统上将二甲苯作为溶剂的封片胶(如中性树脂), 为水白色或淡黄色粘性液体。使用时在已经染色的组织(细胞)片上滴 2-3 滴封片胶(注意不要产生气泡), 然后把盖玻片慢慢盖上, 轻轻挤压, 则封片胶会向外侧扩散至整张盖玻片。封固后即可阅片, 长期保存, 避免细胞脱落及染色褪色。

本试剂超净无色, 透明度高, 性质稳定, 不含有害有机溶剂, 不污染环境, 对玻璃和有机玻璃盖玻片均可兼容。

本品可作为油红染色封片用。

### 操作步骤: (仅供参考)

- 1.切片染色后 系列乙醇脱水。
- 2.二甲苯充分透明。(见注意事项 1)
- 3.稍晾干后滴加 2-3 滴本试剂, 盖上盖玻片封片。(见注意事项 2)
- 4.可直接镜检 也可置于室温通风处晾置约 1-6 小时使充分贴敷后镜检。
- 5.(多余溢出的封片胶可使用卫生纸蘸取少量透明剂擦去。
- 6 如需揭片重封可 60PC 预热 20min 后浸于透明剂中 5-10min 使盖破片脱离。

### 注意事项:

1. 本品不含二甲苯, 如接触到皮肤可使用水洗去。
- 2.本产品免疫组化专用, 不适合水溶性伊红。
- 3.在组织边缘滴 2-3 滴树脂胶液, 然后把盖玻片慢慢放上去, 轻轻挤压, 树脂胶液会向外侧扩散至整个镜片, 小心的用棉球或卫生纸蘸上透明剂把镜片边缘多余的树脂胶擦去。然后再放在通风处晾干, 封好的切片建议放置室温阴凉处保存。

---

4.如长时间使用变粘稠，可用水适当稀释。

5.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**本产品**在文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

上海多沃