



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



血小板提取试剂盒

产品货号	产品名称	包装
DW1152	血小板提取试剂盒	50T

产品介绍:

血小板提取试剂盒适合于从 ACD 抗凝血中提取血小板，操作过程简单快捷。试剂盒提取的血小板激活程度低。试剂盒提取的血小板可以用于再培养、蛋白提取等各种下游应用。

保存说明:

-20℃保存。

使用方法:

1. 取新鲜 ACD 抗凝血 1-10ml，室温 220×g 离心 10 分钟。
2. 收集上层血浆，弃下层血液细胞沉淀层。
3. 加入 1ml 提取液 A 混匀，室温 220×g 离心 5-6 分钟，收集上清。
4. 加入 1ml 提取液 B 混匀，室温 220×g 离心 5-6 分钟，收集上清。
5. 在室温 2000×g -3000×g 离心 10 分钟，弃上清，收集沉淀。
6. 沉淀中加入 1ml 血小板洗涤液 C，室温 2000-3000×g 离心 10 分钟。弃上清，沉淀即为血小板。
7. 根据实验需要用适当溶液重悬血小板沉淀后即可进行后续实验

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海